


Anleitung zum Mini-Spektroskop

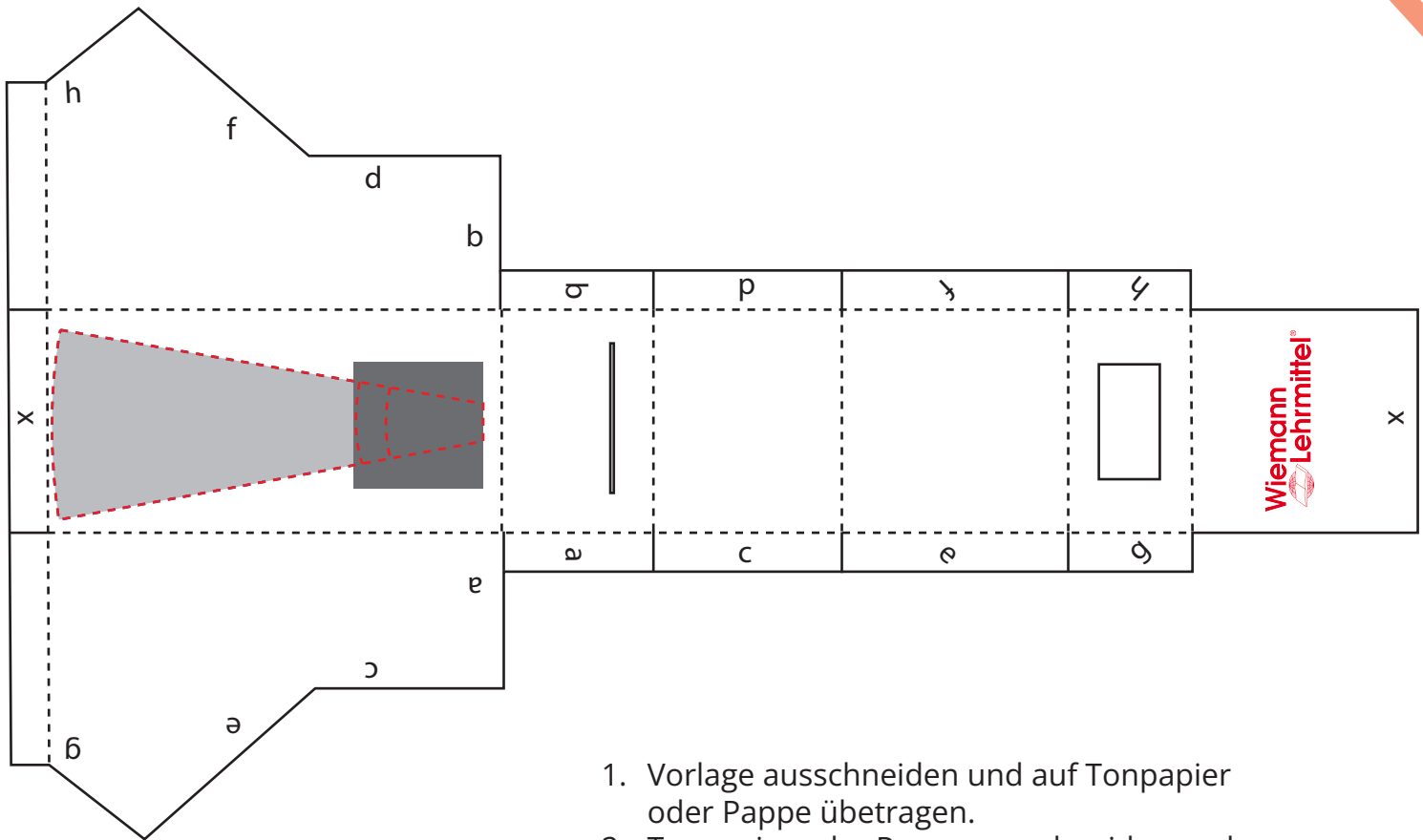

—— ausschneiden/
durchschneiden

----- falten

1. Vorlage ausschneiden und auf Tonpapier oder Pappe übertragen.
2. Tonpapier oder Pappe ausschneiden und falten.
3. Den dunkelgrauen Bereich schwärzen.
4. CD-Stück ausschneiden und im roten gestrichelten Bereich auf dem Tonpapier festkleben. Dabei den Teil der CD im dunkelgrauen Bereich ebenso schwärzen.
5. Mit einem Cuttermesser einen dünnen Schlitz zwischen a und b sowie das Rechteck zwischen g und h ausschneiden.
6. Die Buchstaben passend aufeinanderkleben.

Schaut man in das Mini-Spektroskop und lässt Licht von verschiedenen Lichtquellen einfallen, lassen sich unterschiedliche Spektralfarben beobachten.